


trackman®

CONNECTED

Quick Guide

EN | FR

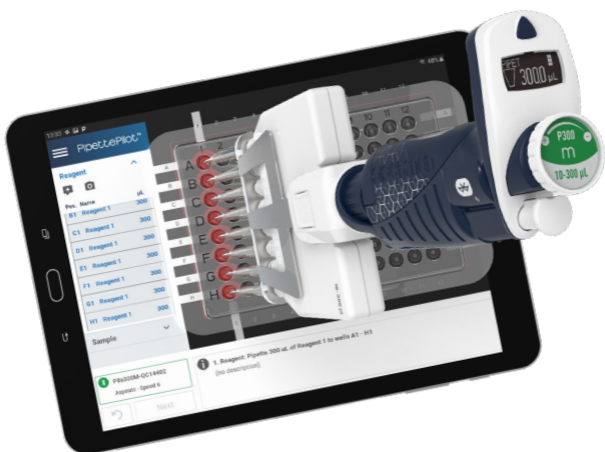

Discover the new experience
of connected pipetting on
www.gilson.com

Découvrez la nouvelle expérience
de pipetage connecté sur
www.gilson.com

 **GILSON®**



Parts Checklist

- SAMSUNG tablet with PipettePilot® application
- Power adapter, 5V
- Tempered glass screen protector
- Tablet holder
- Microplate holder
- Microplate adapter
- Strip adapter
- Environment sensor
- TRACKMAN® Connected Quick Guide

Getting Started

NOTICE

Charge the SAMSUNG tablet before first use.

- 1 Insert the smaller part of the tablet holder, into one of the five slots of the larger part according to the inclination you need. According to your personal comfort, you can choose one of the two tablet holder positions below.

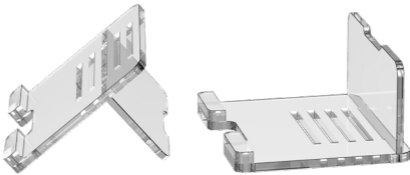


Figure 1

Both options of tablet holder assembly

- 2 Place the SAMSUNG tablet on the tablet holder and turn it on.

NOTICE

It is strongly recommended to install the screen protector provided before use

NOTE

The tablet user manual is available directly on the tablet.





- 3 Launch PipettePilot application.
- 4 Turn the environment sensor on by pressing gently on the purple side. The LED will blink three times to indicate that it is on.

When prompted by PipettePilot, connect the environment sensor to the tablet using the Bluetooth® connection. Once turned on and connected, the environment sensor will automatically begin monitoring temperature, humidity, and pressure.

To turn off the environment sensor, press and hold the purple side down for five seconds. The LED will blink rapidly to indicate that it is turned off.

NOTE


The environment sensor user manual is available at bluemaestro.com/home.

NOTICE

Pressing the button with excessive force may damage the device.

**Figure 2**

Environment sensor

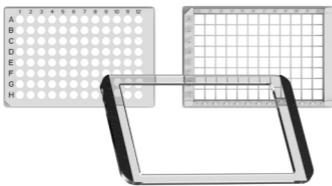**Figure 3**

Microplate holder (middle), microplate adapter (left), and strip adapter (right)

- 5 When prompted by PipettePilot, remove the two white strips from the microplate holder and then place the microplate holder on the corresponding frame on the tablet. If needed, use the microplate adapter or the strip adapter.
- 6 Follow PipettePilot instructions.



Contenu

- Tablette SAMSUNG avec l'application PipettePilot®
- Adaptateur électrique, 5V
- Protection d'écran en verre trempé
- Support de tablette
- Support de microplaque
- Adaptateur microplaque
- Adaptateur de barrettes
- Capteur d'environnement
- Guide de démarrage rapide TRACKMAN® Connected

Prise en main

ATTENTION

Avant d'utiliser la tablette SAMSUNG pour la première fois, vous devez charger la batterie.

- 1 Insérez la plus petite partie du support de tablette dans l'une des cinq fentes de la plus grande partie en fonction de l'inclinaison souhaitée. Vous pouvez insérer la plus petite partie soit en-dessous ou au-dessus de la grande partie.

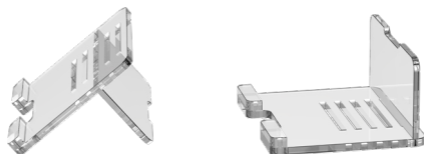


Image 1

Deux options de positionnement du support de tablette

- 2 Positionnez la tablette SAMSUNG sur le support de tablette et allumez-la.

ATTENTION

Il est fortement recommandé d'installer la protection d'écran avant la première utilisation.

NOTE

Pour consulter le mode d'emploi de la tablette SAMSUNG, appuyez sur





- 3 Lancez l'application PipettePilot.
- 4 Allumez le capteur d'environnement en appuyant doucement sur le côté violet. La LED clignote trois fois pour indiquer qu'il est allumé.

Lorsque PipettePilot l'indiquera, connectez le capteur d'environnement à la tablette via la connexion Bluetooth®. Une fois allumé et connecté, le capteur d'environnement commencera automatiquement à mesurer la température, l'humidité et la pression.

Pour éteindre le capteur d'environnement, appuyez et maintenez le côté violet enfoncé pendant cinq secondes. Le voyant clignote rapidement pour indiquer qu'il est éteint.

NOTE


Le manuel d'utilisation du capteur d'environnement est disponible sur bluemaestro.com/home.

ATTENTION

Une pression excessive sur le bouton risque d'endommager l'appareil.

**Image 2**

Capteur d'environnement

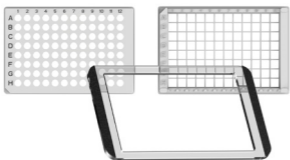**Image 3**

Support de microplaque (au milieu), adaptateur de microplaque (à gauche), adaptateur de barrettes (à droite)

- 5 Lorsque PipettePilot l'indiquera, retirez les deux bandes blanches du support de microplaque et placez-le sur le cadre correspondant sur la tablette. Si nécessaire, utilisez l'adaptateur de microplaque ou l'adaptateur de barrettes.
- 6 Suivez les instructions de PipettePilot.



Other References

This Quick Start Guide provides you with basic information to get started with TRACKMAN Connected.

Make sure you have read the TRACKMAN Connected User's Guide, available at: www.gilson.com and other user manuals provided with the environment sensor (available at bluemaestro.com/home), screen protector, and tablet (inside the box).

Warranty

Gilson warrants the devices against defects in material under normal use and service for a period of 12 months from the date of purchase.

This warranty shall not apply to devices which are subject to abnormal use and/or improper or inadequate maintenance (contrary to the recommendations given in the user's guide), including, but not limited to device which have been subjected to physical damage, improper handling, or spillage or exposure to any corrosive environment. This warranty shall also be void in the event devices are altered or modified by any party other than its designates. Gilson's sole liability under this warranty shall be limited to, at Gilson's sole option, repair or replacement of any defective components of the devices or refund of the purchase price paid for such device.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND GILSON HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND ANY WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL GILSON BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.

Warranty for Non-Gilson Equipment

Contact your Gilson representative. Gilson will coordinate with the manufacturer for handling warranty-related service. The warranties are those provided by the manufacturer.



Complément d'information

Ce guide vous donne les informations de base pour la mise en route de votre TRACKMAN Connected.

Pour obtenir des instructions plus détaillées, assurez-vous d'avoir lu le guide d'utilisation complet, téléchargeable sur : www.gilson.com et les autres manuels d'utilisation fournis avec le capteur d'environnement (disponible sur bluemaestro.com/home) la protection d'écran et la tablette (manuels inclus dans la boîte).

Garantie

Gilson garantit ce produit contre tout défaut matériel, en conditions normales d'utilisation et d'entretien, pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas au matériel soumis à un usage anormal et/ou un entretien inadapté, insuffisant ou non conforme aux recommandations formulées dans le présent guide). Ceci comprend, sans s'y limiter, le matériel ayant subi des dommages physiques, une mauvaise manipulation, des projections ou tout type d'exposition à un environnement corrosif. Sont également exclues de la garantie, les cas où le matériel est altéré ou modifié par toute tierce partie autre que Gilson ou son représentant. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité sera limitée, à l'entière discrétion de Gilson, à la réparation, au remplacement des pièces défectueuses ou au remboursement des marchandises concernées.

LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE. GILSON REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. GILSON NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS ET PUNITIFS RÉSULTANTS DE TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE.

Garantie pour les produits non fabriqués par Gilson

Contactez votre représentant Gilson. Gilson coordonnera avec le fabricant les services liés à la garantie. Les garanties sont celles fournies par le fabricant.



gilson.com/contactus

LT801593/B | ©2020 Gilson. All rights reserved.